

# MITOSI CIPOLLA

## MATERIALI

RADICI DI cipolla;

vetrino portaoggetti e coprioggetti

pinzette

spatola

## PROCEDIMENTO

Tagliare le radici sviluppate da una settimana dalla cipolla e metterle in un becker con HCl 1M per 7-9 minuti.  
Lavare le radici.



Con la spatola tagliare l'apice di una radice e sminuzzarla. Portarla poi sul vetrino portaoggetti. Asciugarla bene e colorarla con qualche goccia di blu di metilene. Coprire con vetrino coprioggetti.



Osservare al microscopio.

